

CellMyco Prevention-支原体预防试剂

产品信息：

产品名称	CellMyco Prevention
货号	M2303-S/M2303-M/M2303-L
规格	500 μ L/500 μ l $\times$ 6/500 μ L $\times$ 12
存储条件	4 $^{\circ}$ C, 6 个月; -20 $^{\circ}$ C, 2 年, 避免反复冻融;

产品介绍：

CellMyco Prevention 即支原体预防试剂，可有效解决细胞培养中支原体污染的严重问题。支原体清除原理是通过抑制支原体 DNA 旋转酶解旋酶去除支原体感染。CellMyco Prevention 具有很强的抑制支原体活性的能力，一周之内即可从被污染的培养细胞中彻底去除支原体，在推荐使用比例 1:2000 情况下，能够有效预防多种支原体，并且具有预防支原体污染复发的作用。

产品特点：

活性范围广，对多种支原体株系均有作用；

作用浓度低，1/2000 比例能有效预防支原体污染，且对细胞毒性很小，可长期使用；

使用方便，只需要添加到支原体污染的培养细胞中。

使用说明：

1、首先将产品解冻至室温，消毒外包装，放入超净工作台；

2、本品建议现配现用，按照推荐比例 1:2000 将 CellMyco Prevention 加入到新鲜的完全培养液；

3、根据细胞周期及状态，可每 2~4 天处理 1 次，长期使用，能有效预防支原体污染。

注意事项：

本品可与双抗同时使用；

若细胞出现污染，建议使用 CellMyco Cleaner 支原体清除剂，可完全清除支原体污染；

本产品仅供科研使用，严禁用于临床诊断及其它用途。