

MDROs Cleaner-耐药菌清除剂

产品信息：

产品名称	MDROs Cleaner
货号	M2306-S/M2306-M/M2306-L
规格	500 μ L/500 μ l $\times$ 6/500 μ L $\times$ 12
存储条件	4 $^{\circ}$ C, 6 个月; -20 $^{\circ}$ C, 2 年, 避免反复冻融;

产品介绍：

MDROs Cleaner 即耐药菌清除剂，是解决细胞培养中常见细菌污染问题的有效方法，如：能有效清除金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎双球菌、白喉杆菌、绿浓杆菌、变形杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、卡他球菌等。MDROs Cleaner 主要成份为抗菌肽抗菌复方，处理周期仅需 3 天。

产品特点：

作用范围广，对多种细菌均有效；

使用浓度低，1/1000 比例对细菌有清除作用，对细胞毒性很小；

使用方便，只需要添加到有细菌污染的细胞培养液中。

使用说明：

- 1、首先将产品解冻至室温，消毒外包装，放入超净工作台；
- 2、本品需现配现用，按照推荐比例 1:1000 将 MDROs Cleaner 加入到新鲜的完全培养液；
- 3、将被污染的细胞弃掉细胞培养液，用 PBS 将细胞反复洗两遍，加入含有 MDROs Cleaner 的新鲜完全培养液，2-3 天处理一次；
- 4、正常连续处理 3-5 次后，即可完全清除污染，清除污染后换成不含 MDROs Cleaner 的培养液培养细胞；
- 5、对于污染严重的细胞，若 3-5 次不能清除干净，推荐延长处理周期。

注意事项：

本品可与双抗同时使用；

若细胞污染非常严重，且细胞状态不佳或细胞生长速度受到影响时，建议以 1:2000 的比例使用，并适当延长处理时间；

本产品仅供科研使用，严禁用于临床诊断及其它用途。