

CellNano Prevention-黑胶虫预防试剂

产品信息：

产品名称	CellNano Prevention
货号	M2314-S/M2314-M/M2314-L
规格	500 μ L/500 μ l $\times$ 6/500 μ L $\times$ 12
存储条件	4 $^{\circ}$ C, 6 个月; -20 $^{\circ}$ C, 2 年, 避免反复冻融;

产品介绍：

CellNano Prevention 即黑胶虫预防试剂，可有效解决细胞培养中黑胶虫污染严重的问题。被黑胶虫污染的细胞，在显微镜下细胞间隙经常会发现黑点，这些黑点有的会运动；且会改变细胞生长特性和功能（代谢、形态、增殖等），影响实验结果，甚至会使细胞死亡。

CellNano Prevention 具有很强的抑制黑胶虫活性的能力，在推荐使用比例 1:2000 情况下，能够有效预防多种支原体，并且具有预防支原体污染复发的作用。

产品特点：

活性范围广，对细胞、血清及培养基中的黑胶虫均有清除作用；

安全无毒性，根据细胞生长状态，在经常出现黑胶虫的季节或环境下，使用浓度 1/2000 比例可以预防黑胶虫的污染，并且对细胞无毒性

使用方便，只需要直接添加到被黑胶虫污染的细胞培养基中。

使用说明：

- 1、首先将产品解冻至室温，消毒外包装，放入超净工作台；
- 2、本品建议现配现用，按照推荐比例 1:2000 将 CellNano Prevention 加入到新鲜的完全培养液；
- 3、根据细胞周期及状态，可每 2~4 天处理 1 次，长期使用，能有效预防黑胶虫污染。

注意事项：

本品可与双抗同时使用；

若细胞出现污染，建议使用 CellNano Cleaner 黑胶虫清除剂，可完全清除黑胶虫污染；

本产品仅供科研使用，严禁用于临床诊断及其它用途。